

Anleitung




OIV 255 Software-Update auf V3.16.0.0

Vorbereitung der Daten

Zunächst sollte der USB-Stick in das OIV-2 gesteckt werden, damit das Mikroskop System den entsprechenden Ordner anlegt. Dann entfernen Sie den Stick und schließen ihn an einen PC an. Danach kopieren Sie die gezippte Datei (UpdateMeasure_R_SYGD_V3.16.0.0_20210531.tar.gz) und speichern sie im Update-Ordner (Pfad: USB-Disk/Kamera/Update). Stecken Sie abschließend den USB-Stick wieder in das OIV-2 und führen das Update aus.


Update ausführen

Auxiliary tools > Advanced setting


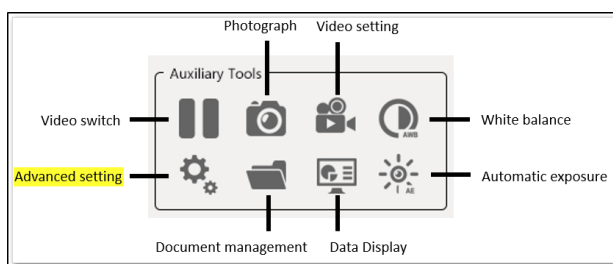


Anleitung

Setting > Update

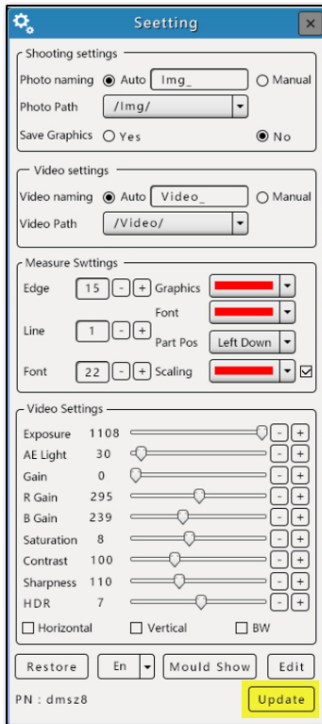

Auswählen der Datei (Package name) > Update > OK

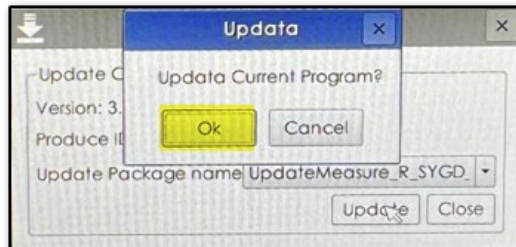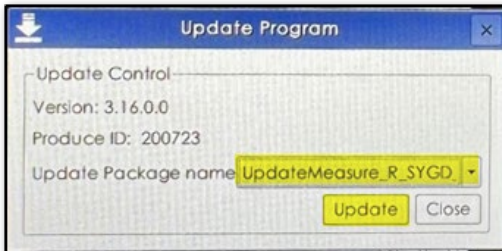

Nachdem das Update erfolgreich installiert wurde, muss noch die Sprache angepasst werden. Dazu unter Auxiliary tools > Setting und EN auswählen

