



KERN & Sohn GmbH


Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Telefon: +49-[0]7433-9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com


Használati utasítás Elektronikus zsebmérleg

KERN TGC

1.0 verzió
2018-07
H

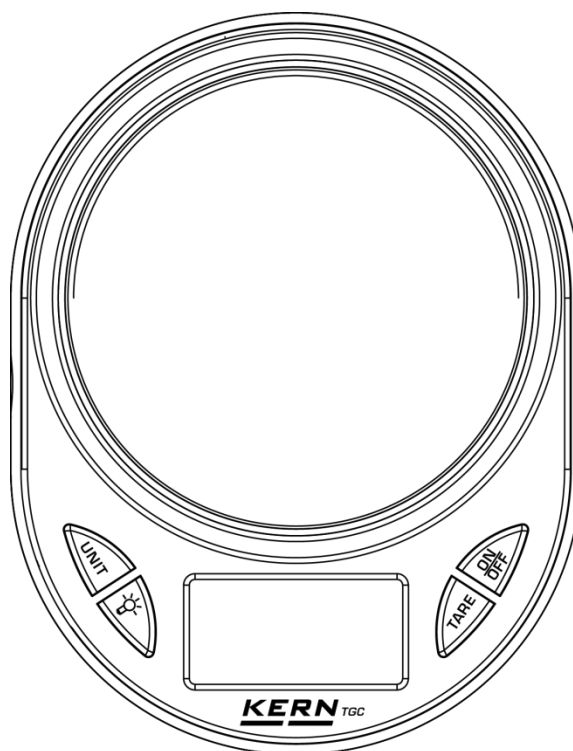

TGC-BA-h-1810

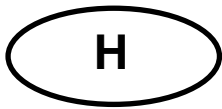

KERN TGC

Verzió 1.0 2018-07

Használati utasítás

Elektronikus zsebmérleg

1. Műszaki adatok

KERN	TGC 150-2	TGC 500-1-A	TGC 1K-3
Termékszám/típus	TTGC 150-2-A	TGC 500-1-A	TGC 1K-3-A
Leolvasási pontosság (d)	0,01 g	0,1 g	1 g
Méréstartomány (Max)	150 g	500 g	1000 g
Kalibráló súly (osztály), nem tartozék	50 g/150 g (M2)	500 g (M3)	1000 g (M3)
Üzemi hőmérséklet	+0°...+40°C		
Páratartalom	páratartalom 20~80% (kondenzáció nélkül)		
Elemek	CR2032 típusú, 2 db		

2. A csomagolás tartalma

- Zsebmérleg
- Mérleg fedél
- Elemek (CR2032 típusú, 2 db)
- Használati utasítás

3. Billentyűzet áttekintése

	Súlyegységek átváltása
	Kijelző háttérvilágítás bekapcsolása/kikapcsolása
	Tárázás/nullázás
	Bekapcsolás/kikapcsolás

4. Használat

Mérés:

- ⇒ Állítsa a mérleget stabil, lapos felületre.
- ⇒ Nyomja meg az **ON/OFF** gombot, megtörténik a berendezés önellenőrzése. A mérleg mérésre készen áll, miután megjelenik a kijelzőn a tömegjelzés. Szükség esetén nullázza a mérleget a **TARE** gomb megnyomásával.



- ⇒ Helyezze le a mért anyagot és olvassa le a mérés eredményét.




- ⇒ Szükség esetén váltson át az elérhető súlyegységek jelzései között az **UNIT** gomb megnyomásával.

Tárzás:

- ⇒ Helyezze fel az üres mérőedényt.
- ⇒ Nyomja meg a **TARE** gombot, várja meg a nulla jelzés megjelenését.



- ⇒ Mérje le a mérendő anyagot, megjelenik a mért anyag nettó tömege.

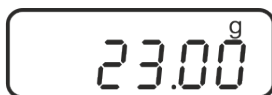

- ⇒ Ha a mérleg nincs terhelve, az elmentett tara érték negatív előjellel kerül megjelenítésre.
- ⇒ Az elmentett tara érték törléséhez tehermentesítse a mérőlapot és nyomja meg a **TARE** gombot.

5. Kalibrálás

- ⇒ Készítse elő a szükséges etalont (lásd 1. fejezet).
A kalibráló súlyokra vonatkozó információkat a következő internetes címen találhat:
<http://www.kern-sohn.com>.
- ⇒ Semmilyen tárgy sem lehet a mérőlapon.
- ⇒ Mérés módban nyomja meg és tartsa lenyomva az **UNIT** gombot a **<CAL>** jelzés megjelenéséig.
- ⇒ Nyomja meg újra az **ON/OFF** gombot és várja meg a minimális kalibráló súly villogó értékének a megjelenését.
- ⇒ Helyezze le a kalibráló súlyt. Várja meg a **<PASS>** jelzés, majd a lehelyezett etalon tömegértékének a megjelenését. Ez azt jelenti, hogy a kalibrálás sikerrel végződött.
- ⇒ Más jelzés sikertelen kalibrálást jelent. Ismételje meg a kalibrálási folyamatot.

6. Fontos útmutatók

- Ne terhelje túl a mérleget.
- Elektromágneses terek esetén nagy mérési eltérések lehetségesek. Ilyenkor a mérleget más helyre kell vinni.
- Kerülje a magas páratartalmat, gőzt és a port.
- Kerülje a mérleg folyadékokkal való közvetlen érintkezését.
- Ne tegyék ki a mérleglapot hosszan tartó terhelésnek.
- Sohase használja a darumérleget robbanásveszélyes helyen. A sorozatgyártmány nem robbanásbiztos készítmény.
- Rendszeresen ellenőrizze a mérleget külső etalonok használatával.
- **A készülékház felnyitása a garancia elvesztését eredményezi.**

7. Megfelelőség nyilatkozat

Az aktuális EK/EU megfelelés nyilatkozat elérhető online a következő címen:

www.kern-sohn.com/ce