

# Rövid kezelési útmutató, KERN HCB/HCN akasztós mérleg



A részletes tudnivalókat a kezelési útmutató tartalmazza, más nyelveken is (például angolul), a következő címen:  
**[www.kern-sohn.com/manuals](http://www.kern-sohn.com/manuals)**.



➤ A mérleg csak “nem önálló mérlegként” használható.

➤ Tilos a mérlegre tartósan súlyokat akasztani.



➤ Nem használható dinamikus súlymérésekre.

➤ A mérleget mindenképpen óvni kell az ütésektől és a túlterhelésektől.



➤ Tilos robbanásveszélyes helyiségben használni.

➤ Tilos megváltoztatni a mérleg szerkezetét.

➤ Ügyelni kell rá, hogy a függő teher alatt soha ne tartózkodjanak emberek, illetve ne kerüljenek oda más tárgyak.



➤ A mérleg nem alkalmas emberek súlyának mérésére, mert a készülék nem felel meg az orvosi termékekről szóló törvény (MGG) előírásainak.

➤ Tilos a megadott maximális tehernél nagyobb súllyal megterhelni az akasztós mérleget ( !! **Törésveszély** !! ).



➤ Tilos az akasztós mérleget terhek szállítására használni.

➤ Kerülni kell mindenféle ütődést, csavarodást és lengetést (például a ferde felakasztás miatt).



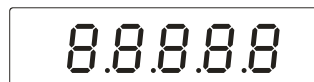
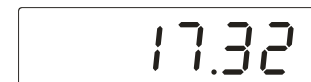
Tilos nyomással használni



Tilos elcsavarni



Csak húzással szabad használni

**Bekapcsolás****Kikapcsolás****3 sec****Mérés****Tárzás**

Akasszuk fel óvatosan a tárasúlyt



Akasszuk fel a mérni kívánt tárgyat

