

Kratki uvodni priručnik

Digitalne vage KERN, osim dizaličnih i visećih vaga



Za detaljne informacije, pogledajte upute za uporabu na drugim jezicima (npr. engleski), koje su dostupne na Internetu na stranici www.kern-sohn.com/manuals.



- Vaga je namijenjena za korištenje kao "neautomatska vaga".
- Ne izlažite ploče za vaganje stalnom opterećenju.
- Ne koristite za dinamičko vaganje.



- Izbjegavajte udara i preopterećenja.
- Nikad ne koristite u eksplozijom ugroženim područjima.
- Ne izvodite strukturne izmjene.



- Prije priključivanja mrežnog adaptera provjerite da li je ispisana vrijednost napona sukladna lokalnom naponu napajanja.





- Stavite na čvrstoj podlozi, ukoliko je to moguće također horizontalnoj, koja nije ugrožena od tresenja.
- Izbjegavajte prevelikih promjena temperature, izravne sunčeve svjetlosti, jakog provjetravanja i elektrostatičkih pražnjenja.
- Zaštitite od vlage, para i prašine.


Kratki uvodni priručnik

Digitalne vage KERN, osim dizaličnih i visećih vaga



Uključivanje

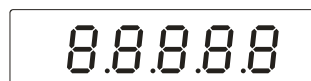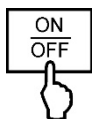

Isključivanje

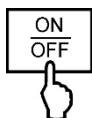

Vaganje

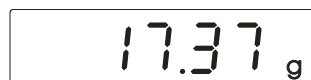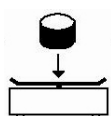

Tariranje

