



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

internet: www.kern-sohn.com

Instruzioni d'uso

Bilancia Elettronica di Borsa

KERN TEE

Verze 1.2

2018-01

I



TEE-BA-i-1812



KERN TEE

Versione 1.1 05/2016

Instruzioni d'uso

Bilancia Elettronica di Borsa

1. Dati tecnici

- Campo di pesatura (Max): 150 g
- Divisione (d): 0,1 g
- Condizioni ambientali: temperatura 18 – 25 °C
mass. 85% umidità relativa (non condensante)
- Alimentazione elettrica: batterie 2 x 1,5V „AAA“

2. Uso della bilancia

- Premi il tasto “ON”; la bilancia indica “8.8.8.8” e poi cambia a “0.0 g”.
- Metta l’oggetto a pesare sulla piattaforma. Il peso in grammi viene indicato.
- Si può azzerare la bilancia per premere su “ZERO”.
- Commutazione delle unità di pesatura: da g ► OZ
(tramite premuto del bottone al rovescio della bilancia)

3. Dotazione Standard

- Bilancia di Borsa
- Coperchio
- Batteries (2 x 1,5V „AAA“)
- Istruzione d’uso

4. Calibrazione

- Premi il tasto “CAL” per 3 sec. fino a “CAL” viene indicato.
- Lasci il tasto da accendere; il display indica “100”.
- Mettere il peso di calibrazione raccomandato (100 g, classe M3, non aggiunto) sul piatto di pesata. Per ulteriori informazioni sui peso di calibrazione, visitare il nostro sito internet:
<http://www.kern-sohn.com>
- Il display cambia a “F”. La calibrazione è finita.
- Se il display indica altra cosa, la calibrazione è sbagliata. Ripeta la calibrazione.

5. Indicazioni importanti

- Non sovraccaricare la bilancia (“E” indica che la bilancia è sovraccaricata).
- In un ambiente elettromagnetico deviazioni della indicazione possono occorrere. In questo caso scelga il loco del uso.
- Evitare alta umidità dell’aria, di vapori e di polvere. Fare attenzione che la bilancia non venga in contatto con liquidi- questi potrebbero danneggiare il sistema di pesatura.
- sgravare il piatto di pesatura di carichi continui.
- Non utilizzare la bilancia in locali dove c’è pericolo di esplosioni, la bilancia non protetta contro le esplosioni.
- Verificare periodicamente la bilancia con pesi di calibrazione.
- **La garanzia scade si la bilancia è stata aperta.**

6. Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità CE/UE attuale è disponibile all'indirizzo:

www.kern-sohn.com/ce