

KERN

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433-9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Návod k obsluze sady pro kalibraci teploty

KERN DAB-A01

Verze 1.0
07/2015
CZ



DAB_A01-BA-cz-1510



KERN DAB-A01

Version 1.0 07/2015

Návod k obsluze sady pro kalibraci teploty

Cejchování/kalibrace teploty topného modulu

1. Cejchování (kalibrace) teploty

Čas od času doporučujeme zkontrolovat hodnoty teploty zařízení pomocí volitelné sady pro kalibraci teploty **KERN DAB-A01**.

Zařízení nechte předtím vychladnout minimálně na 3 hodiny, počítáno od poslední fáze zahřívání.


Příprava:

- ⇒ Sušicí váhu vypněte.
- ⇒ Namontujte sadu pro kalibraci teploty podle obrázku.




- ⇒ Sušicí váhu zapněte.


Nastavení zkušebních parametrů:

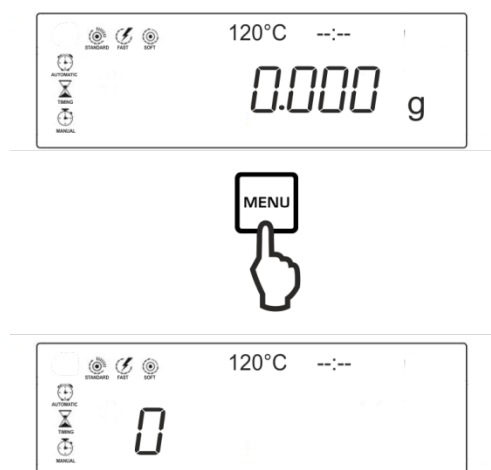

- ⇒ Po stisknutí tlačítka **MENU** se zobrazí první index <0>.
- ⇒ Pomocí navigačních tlačítek **↓** **↑** vyberte např. index <1> a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**. Aktuálně nastavený profil předehřevu bliká.

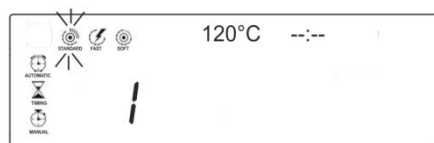


- ⇒ Pomocí navigačních tlačítek **↓** **↑** vyberte profil předehřevu <SOFT> a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.

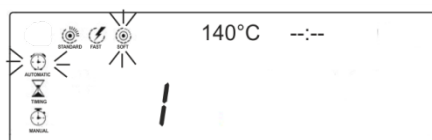


Aktuálně nastavený profil předehřevu a podmínka pro vypnutí blikají.


- ⇒ Pomocí navigačních tlačítek **↓** **↑** vyberte podmínku pro vypnutí <MANUAL>.

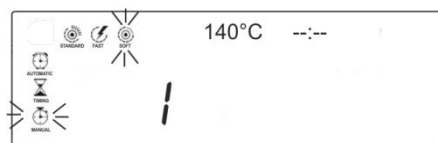


- ⇒ Potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**, aktuálně nastavená teplota sušení bliká.

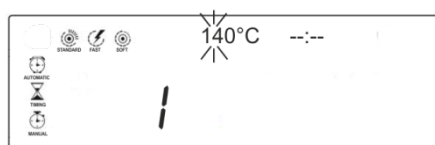

- ⇒ Pomocí navigačních tlačítek (**↓** **↑**) zadejte požadovanou zkušební teplotu. Vyberte hodnotu pro první nebo dvě první místa a potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.

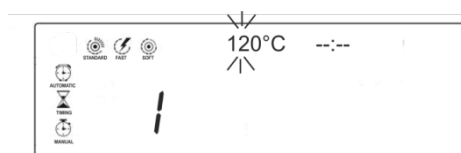

- ⇒ Pomocí navigačních tlačítek (**↓** **↑**) vyberte hodnotu pro poslední místo.

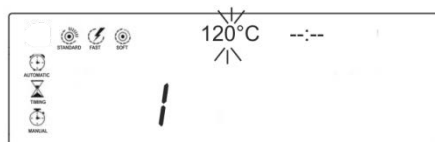

- ⇒ Potvrďte zadané údaje stisknutím tlačítka **ENTER**.




Spuštění kalibrace teploty:

- ⇒ Zapněte sadu pro kalibraci teploty.
- ⇒ Zavřete topné víko a stiskněte tlačítko **START STOP**. Zařízení se automaticky zahřeje na nastavenou teplotu. Na displeji se zobrazí aktuální teplota a ubíhající čas.
- ⇒ Ukončete asi za 15 minut stisknutím tlačítka **START STOP**. Porovnejte hodnotu teploty zobrazovanou sušicí váhou s hodnotou zobrazovanou sadou pro kalibraci teploty. Při rozdílu ± 5 °C doporučujeme provést kalibraci teploty, viz další kapitola.

2. Kalibrace (nastavení) teploty

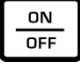

Pokud během kalibrace teploty byla překročena přípustná odchylka nahoru/dolů, můžete kalibraci teploty zařízení provést níže uvedeným způsobem.

1. Zařízení zapněte.

2. Stiskněte tlačítko , rychle uvolněte, a zároveň stiskněte tlačítka  a .



Zobrazí se indikace „8.1x“. Pokud tomu tak není, odpojte zařízení od napájecí sítě a znovu začněte od druhého kroku.

3. Nastavte teplotu pomocí navigačních tlačítek  . Každé stisknutí tlačítka zvyšuje nebo snižuje teplotu o 1 °C.

4. Potvrďte zadané údaje stisknutím tlačítka .