

Kurzbetriebsanleitung Hängewaagen KERN CH/HDB



Detaillierte Infos siehe Betriebsanleitung in weiteren Sprachen (z.B. Englisch) online unter www.kern-sohn.com/manuals.



- › Waage ist zur Verwendung als „nichtselbsttätige Waage“ vorgesehen.
- › Keine Dauerlast anhängen.



- › Nicht für dynamische Verwiegungen verwenden.
- › Stöße und Überlastungen unbedingt vermeiden.
- › Niemals in explosionsgefährdeten Räumen betreiben.



- › Waage darf nicht konstruktiv verändert werden.
- › Darauf achten, dass sich niemals Menschen oder Gegenstände unter der Last befinden
- › Waage ist ungeeignet zum Verwiegen von Menschen, entspricht nicht dem Medizinproduktegesetz (MGG)
- › Hängewaage niemals über die angegebene Höchstlast hinaus belasten (!! **Bruchgefahr** !!).




- › Hängewaage nicht zum Transport von Lasten verwenden.
- › Stöße, Verwindungen (Torsion) und Pendeln (z.B. durch schräges Anhängen) jeglicher Art verhindern.



- › **Nicht** geeignet zur Anhängung an technische Haken wie z.B. an Kranhaken.
- › Waage ist nur zur Aufnahme durch die menschliche Hand geeignet (siehe Abb.).



Einschalten

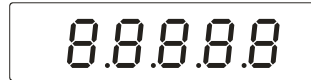


Ausschalten



3 sec



Wägen

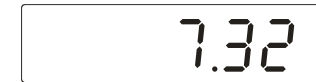

Tarieren



Taralast vorsichtig anhängen



Wägegut anhängen

