



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Тел.: +49-[0]7433- 9933-0
Факс: +49-[0]7433-9933-149
Веб-сайт: www.kern-sohn.com

Руководство по установке штатива

KERN PCD-A03

Версия 1.0
08/2011
RUS



PCD-A03-IA-rus-1110



KERN PCD-A03

Версия 1.0 08/2011

Руководство по установке штатива

Объем поставки:



Штук	Конструкционные элементы
1	Штатив
4	Болты
1	Направляющая провода

Технические характеристики:

Высота штатива	25 см
Размеры	195 x 195 x 250 мм

Монтаж:

Существует много возможностей использования штатива PCD-A03:


Вариант 1:

Штатив размещен на ножке возле весов.

Вариант 2:


Штатив установлен возле платформы весов.

⇒ Выкрутить 4 болта сзади дисплея и снять крышки из пластмассы [1].

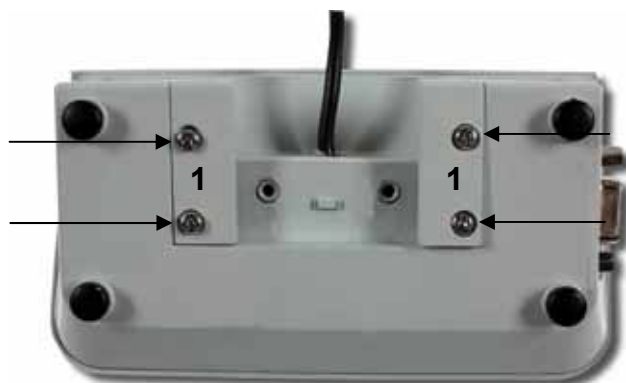


⇒ Соединить дисплей со штативом, вкладывая один во второй в соответствии с рисунком.

Обратить внимание на то, что провод был протянут через предусмотренное для него отверстие [2].

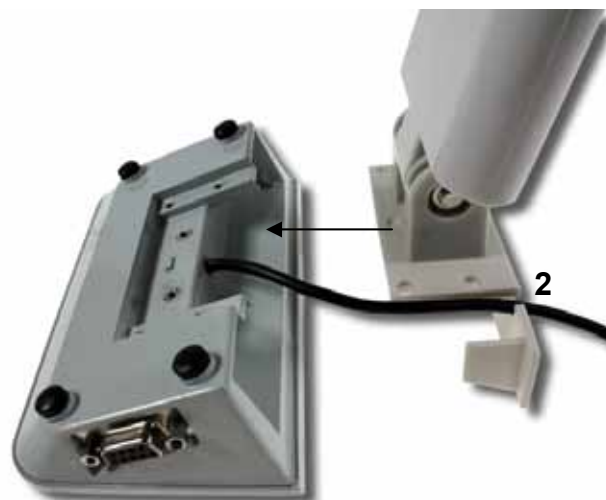


⇒ Прикрутить 4 болта.

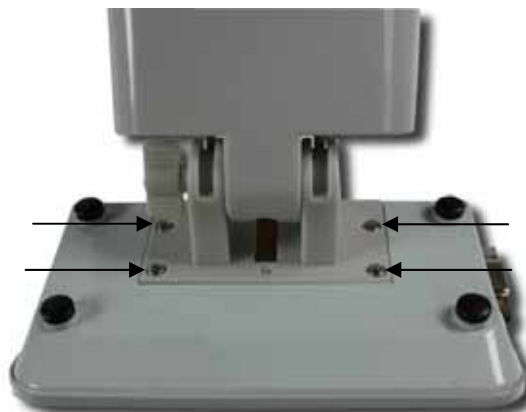

Вариант 1:

- ⇒ Уложить провод сзади штатива в направляющей провода и прикрутить направляющую провода 4 болтами.

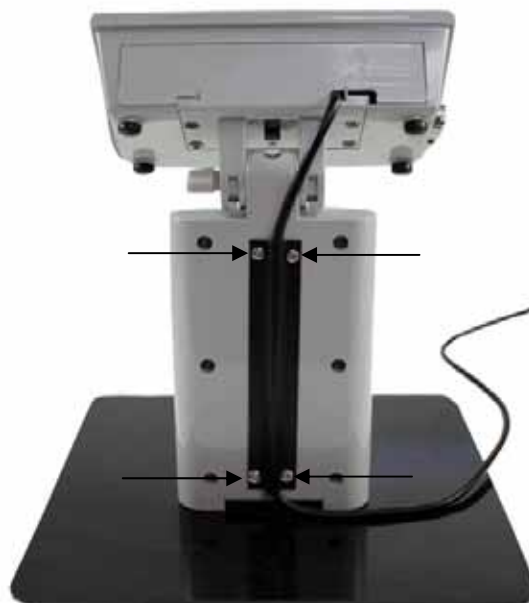

Вариант 2:


⇒ Вывинтить 2 болта внизу ножки.



⇒ Соединить штатив и держатель платформы, вдвигая один во второй.



⇒ Прикрепить болтами.

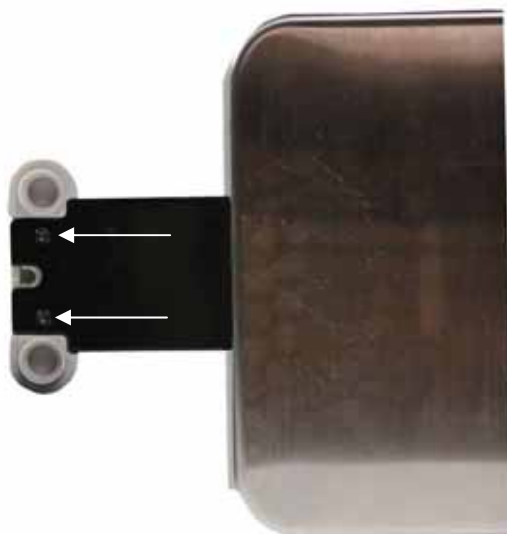

⇒ Уложить провод сзади штатива в направляющей провода и прикрутить направляющую провода 4 болтами.



