



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

e-Mail: info@kern-sohn.com

Тел.: +49-[0]7433- 9933-0

Факс: +49-[0]7433-9933-149

Интернет: www.kern-sohn.com

Инструкция по установке Аккумулятор

KERN GAB-A04

Версия 1.1

03/2011

RUS

GAB-A04-IA-rus-1111



KERN GAB-A04

Версия 1.1 03/2011

Инструкция по установке Аккумулятор



Аккумулятор **GAB-A04** может встраиваться в следующие устройства:

- GAB-N
- CFS
- CPB-D/N
- RPB-D

1 Технические данные

Весы	Время работы	Время зарядки
GAB-N	Фоновое освещение вкл: 70 ч Фоновое освещение выкл: 90 ч	12 ч
CFS	Фоновое освещение вкл: 70 ч Фоновое освещение выкл: 90 ч	12 ч
CPB-D/N	Фоновое освещение вкл: 50 ч Фоновое освещение выкл: 90 ч	12 ч
RPB-D	Фоновое освещение вкл: 40 ч Фоновое освещение выкл: 80 ч	14 ч

2 Комплект поставки

- Аккумуляторный блок; 6 В 4 Ач

3 Установка аккумулятора:

- ⇒ Отсоедините весы от сети
- ⇒ Снимите платформу весов и опору платформы весов

- ⇒ Снять крышку аккумуляторного отсека



- ⇒ Штекер аккумуляторного блока соединить с соответствующим кабелем весов (обращать внимание на цвет!)



- ⇒ Вставить аккумуляторный блок в аккумуляторный отсек
- ⇒ С помощью пенопласта защитить аккумуляторный блок от сдвига
- ⇒ Следить за тем, чтобы кабели не пережимались
- ⇒ Не допускается вталкивать соединительные кабели обратно в весовую (см. стрелки)



ОСТОРОЖНО!

Не допускается контакт соединительных кабелей с весовым крестом

⇒ Установить на место крышку аккумуляторного отсека



⇒ Установить на место балку пластины весов и пластину весов

4 Первый пуск в эксплуатацию

Аккумулятор заряжается от блока питания весов. Перед первым применением зарядка должна продолжаться 15 часов. Срок службы аккумулятора указан в таблице гл. 1 – Технические параметры.