



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Betriebsanleitung KERN App Variable - Freie Variable Funktion

KERN SET-07

Version 1.0
2020-06
D



Sie finden die aktuelle Version dieser Anleitung auch online unter:
<https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/>
Unter der Rubrik Bedienungsanleitungen

SET-07-BA-d-2010_variable



KERN App Variable

Version 1.0 2020-06

Betriebsanleitung

SET-07

Inhaltsverzeichnis

1	Wägefunktion Variable – Freie-Variable-Funktion.....	3
1.1	Neue individuelle Einheit hinzufügen.....	3
1.2	Mit neuer Einheit wiegen.....	5
1.3	Ergebnisdaten speichern	6

1 Wägefunktion Variable – Freie-Variable-Funktion


i	Mit der Freie-Variable-Funktion besteht die Möglichkeit, andere physikalische Eigenschaften zu ermitteln, die in linearem Zusammenhang zum Gewicht stehen. Man kann mit dieser Funktion z.B. die Länge eines Kabels ermitteln. Im KERN EasyTouch Programm wird diese Variable als „individuelle Einheit“ bezeichnet.
----------	---

1.1 Neue individuelle Einheit hinzufügen



Im Menü FUNKTIONEN auf Button „Neue individuelle Einheit hinzufügen“ klicken:

Der Startbildschirm erscheint. Auf den blauen Text „Klicke um Neue individuelle Einheit hinzuzufügen“ klicken:

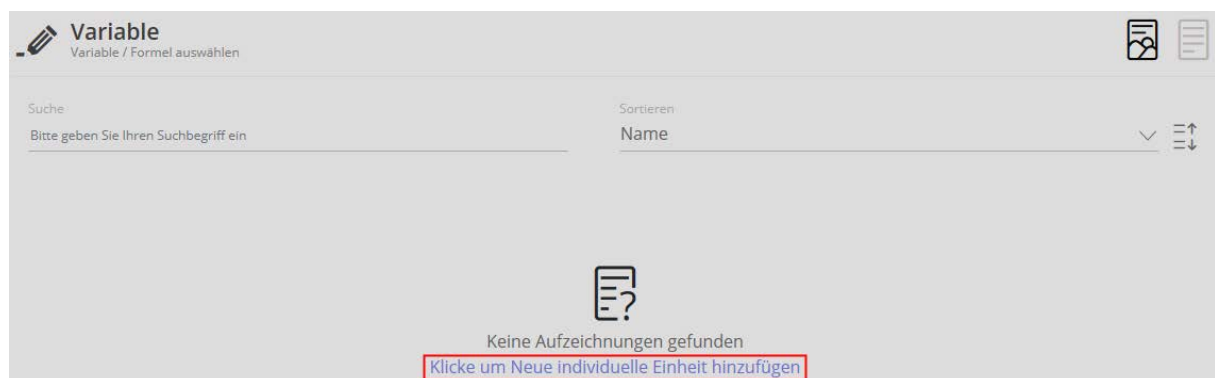


Es erscheint der Bildschirm zur Eingabe der Daten der neuen Einheit. Name der neuen Einheit eingeben, eventuell auch noch eine kurze Beschreibung. Dann die Einheit eingeben, die entweder 1 g oder 1 kg entsprechen soll:

Hier als Beispiel: 1 kg = 100 cm






In der Zeile darunter wird die Kabellänge noch entsprechend 1000 g angezeigt.

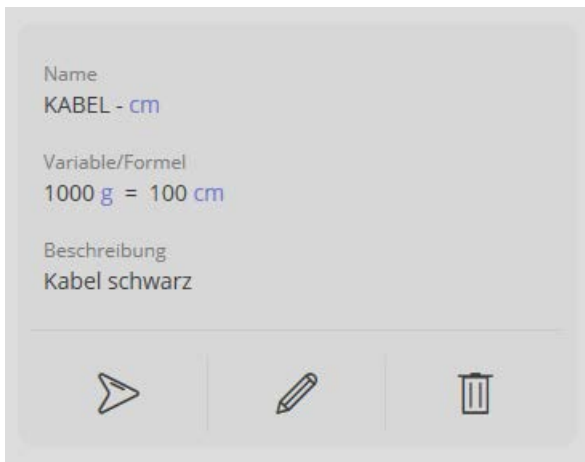
Danach auf den blauen Button ERSTELLEN klicken:
Die neue Einheit ist nun angelegt und wird angezeigt:

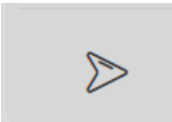


Mit Klick auf:

	kann man die Wägung mit der neuen Einheit starten
	kann man die Daten der neuen Einheit bearbeiten
	wird die neue Einheit gelöscht

1.2 Mit neuer Einheit wiegen

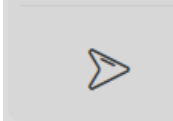


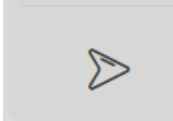Auf  klicken: Der Wägemodus erscheint. Die Anzeige erscheint, mit der vorher festgelegten Einheit:

Hier im Beispiel: cm


Wägegut (in diesem Fall, wessen Länge ermittelt werden soll) auflegen und Ergebnis ablesen:

Das Wägegut wird in der neuen Einheit angezeigt, in diesem Fall die Länge von 125,4 cm.

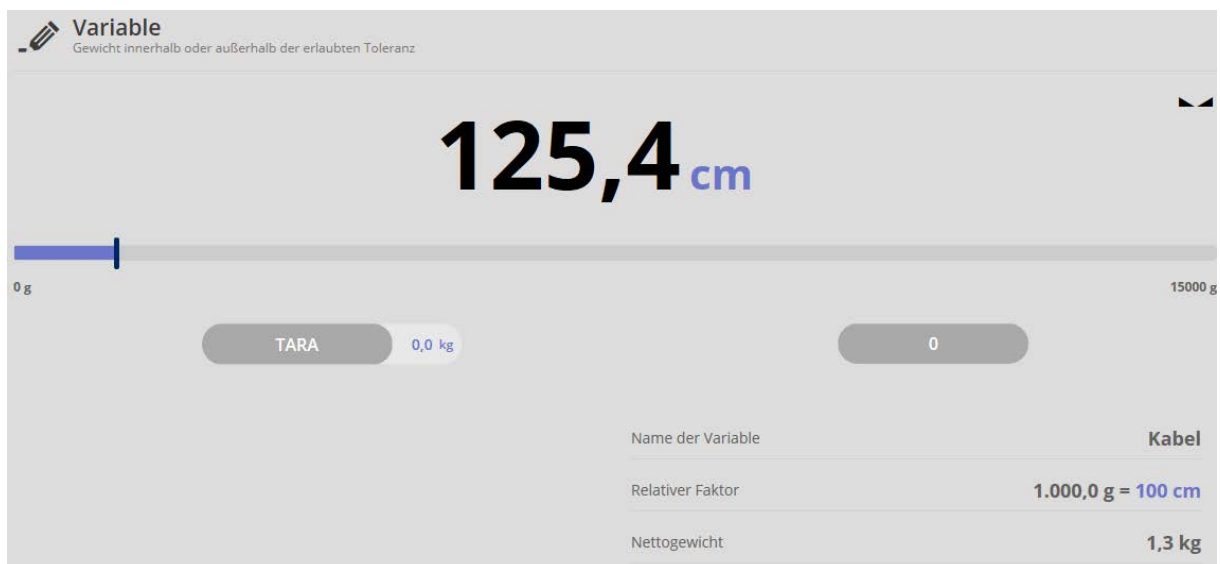

1.3 Ergebnisdaten speichern






Mit dem Button  gelangt man zum Ergebnis-Bildschirm, in dem das Wägergebnis mit ID und Namen versehen werden kann und im Anschluß gespeichert und ausgedruckt werden kann:


Variable - ergebnis
Ergebnisdaten speichern

Objekt-Identifikation KabelQW34	Objektname Kabel schwarz
Dynamisch Objekt-Identifikation QW34-1	Dynamisch Objektname Kabel schwarz

Gemessener Wert 125,4 cm	Tarawert 0,0 kg
Nettoergebnis 1,3 kg	Referenzgewicht 1.000,0 g
Umrechnungseinheit 100 cm	Bruttogewicht 1,3 kg

 Verwendetes Gerät: PCB 100-3	 Ergebnis generiert: durch Max Maler auf 2020-06-17 10:31:17
Seriennummer WF2054687	Fa. Kern und Sohn GmbH Ziegelei 1, 72336, null, null
Innenmer-Code ID36455	Telefon:
Letzte Justierung 2020-03-10	E-mail:
Temperatur 21 C	Webseiten:

 Wählen für Objekt als Stammdatum

 Wählen für Print the result data

