



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Instrukcja instalacyjna Bateria - Akumulator

KERN FOB_A07-A08

Wersja 1.0

12/2010

PL

FOB_A07-A08-IA-pl-1010



KERN FOB_A07-A08

Wersja 1.0 12/2010

Instrukcja instalacyjna

Bateria - Akumulator

Akumulator	Platforma
FOB-A07	180 x 170 mm
FOB-A08	215 x 215 mm (L)

1 Dane techniczne

Akumulator	Czas eksploatacji	Czas ładowania
FOB-A07	ca. 24 h	ca. 8 h
FOB-A08	ca. 30 h	ca. 14 h

2 Zawarte w dostawie

Akumulator	
FOB-A07	Blok akumulatora, 7.2 V; 1200 mAh
FOB-A08	Blok akumulatora, 7.2 V; 2000 mAh

3 Wkładanie akumulatora:

- ⇒ Odłączyć wagę od sieci
- ⇒ Usunąć płytkę wagi

⇒ Na spodzie wagi wykręcić śruby przegródki na akumulator.



⇒ Zdjąć pokrywę przegródki na akumulator.



⇒ Połączyć złącze bloku akumulatora ze złączem wagi.





- ⇒ Włożyć blok akumulatora do przegródki.
- ⇒ Uważać, aby nie przycisnąć kabla.



- ⇒ Ponownie wkręcić śruby przegródki.



- ⇒ Założyć płytkę wagi.

4 Pierwsze uruchomienie

Akumulator ładuje się za pomocą zasilacza sieciowego wagi. Przed pierwszym użyciem należy go ładować przez 14 godzin. Czas eksploatacji akumulatora podano w tabeli, patrz: Rozdz. 1 – Dane techniczne.