



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com


Zusatzbeschreibung

Installation Haken für Unterflurwägung

KERN PFB-A01

Version 1.0
08/2009
D

PFB-A01-BA-d-0910

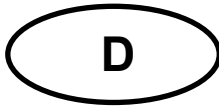

KERN PFB-A01

Version 1.0 08/2009

Zusatzbeschreibung

Installation Haken für Unterflurwägung


1 Lieferumfang

- 1 Schraube M4
- 1 Schraube M3 (nicht für 6 kg Modell)
- 1 Mutter M4
- 1 Winkel (nicht für 6 kg Modell)
- 1 Unterflurhaken

2 Installation


2.1 6 kg Modell

- ⇒ Wägeplatte entfernen.
- ⇒ Träger Wägeplatte durch Lösen der Schraube entfernen.
- ⇒ Waage vorsichtig umdrehen.
- ⇒ Zuerst Fußschrauben [1], dann die vier Gehäuseschrauben entfernen.

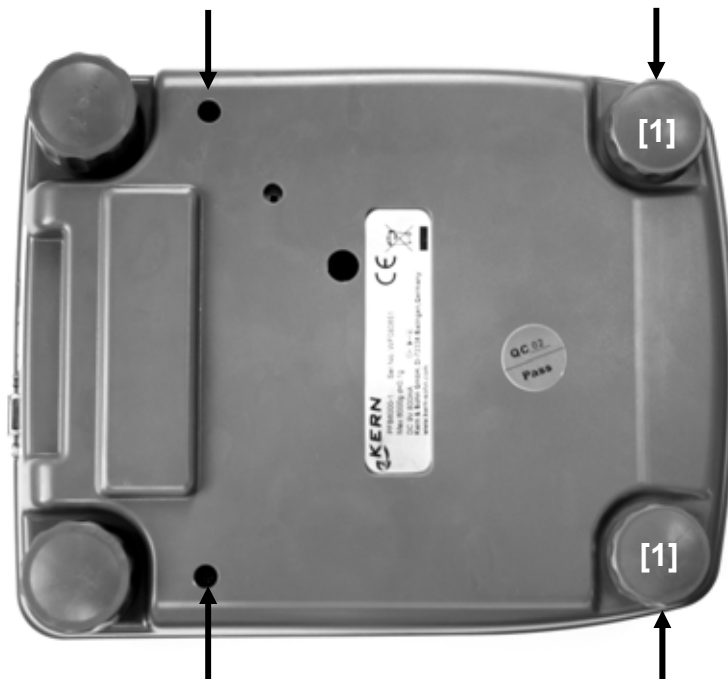

- ⇒ Um das Gehäuseoberteil vom Gehäuseunterteil zu trennen den Verbindungsstecker lösen.

⇒ Schraube (M4) lt. Abb. eindrehen und mit Mutter (M4) sichern.

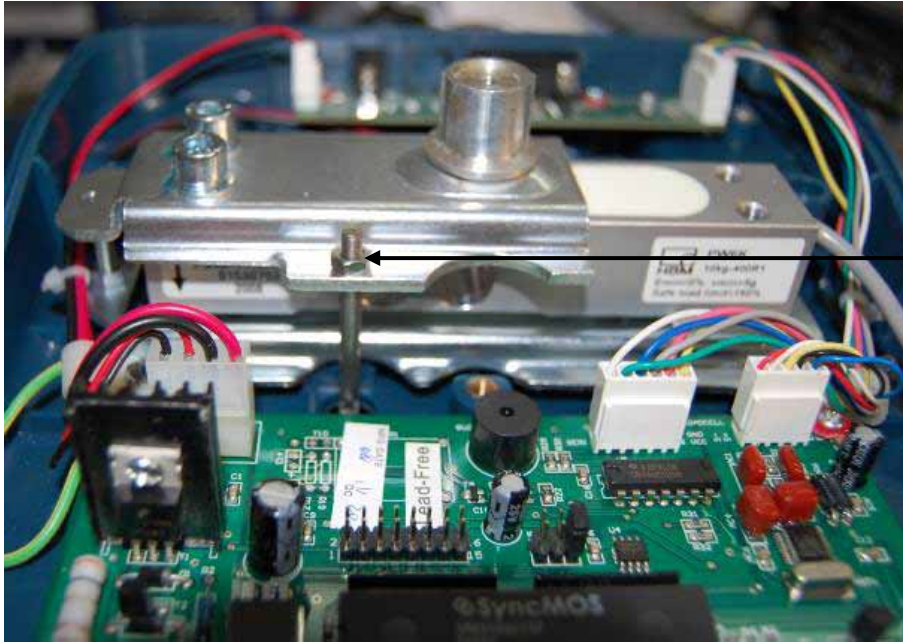


⇒ Waage in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

⇒ Zur Unterflurwägung Haken lt. Abb. vorsichtig und vollständig einhängen.




2.2 Alle Modelle außer 6 kg

- ⇒ Evt. vorhandenen Windschutz entfernen.
- ⇒ Wägeplatte entfernen.
- ⇒ Träger Wägeplatte durch Lösen der Schraube entfernen.
- ⇒ Waage vorsichtig umdrehen.
- ⇒ Zuerst Fußschrauben [1], dann die vier Gehäuseschrauben entfernen.

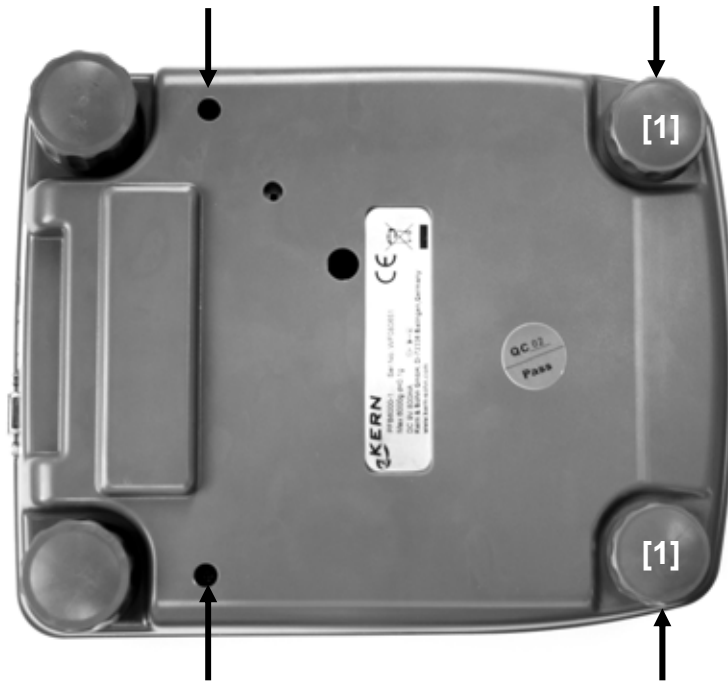


- ⇒ Um das Gehäuseoberteil vom Gehäuseunterteil zu trennen den Verbindungsstecker lösen.

- ⇒ Winkel über Gehäuseloch zur Unterflurwägung positionieren. Position M3-Gewinde am Kraftaufnehmer markieren.
- ⇒ Kraftaufnehmer durch Lösen der zwei Schrauben [2] entfernen. Markiertes M3-Gewinde vorbohren.

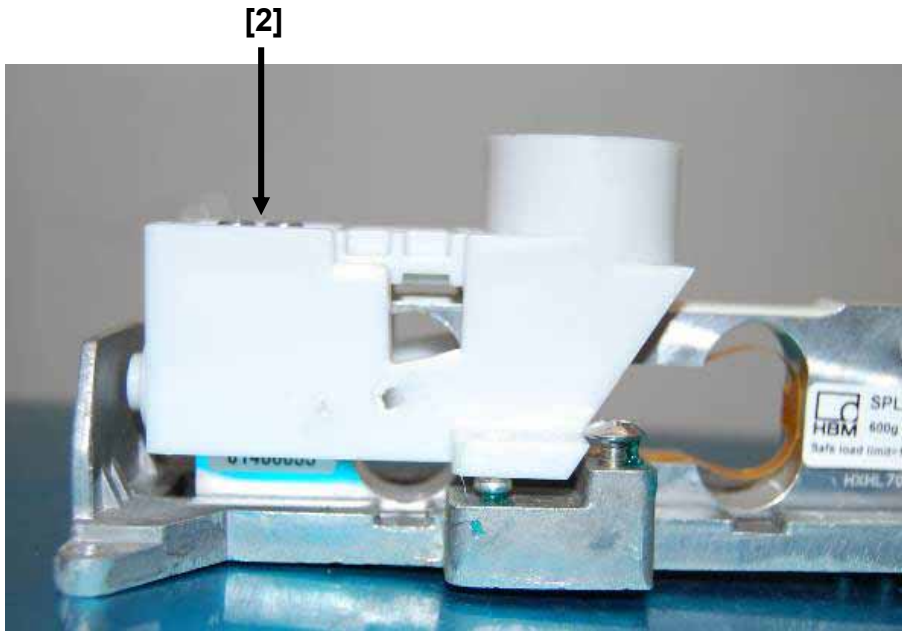

- ⇒ Winkel lt. Abb. mit M3 Schraube [3] befestigen. Kraftaufnehmer wieder montieren.

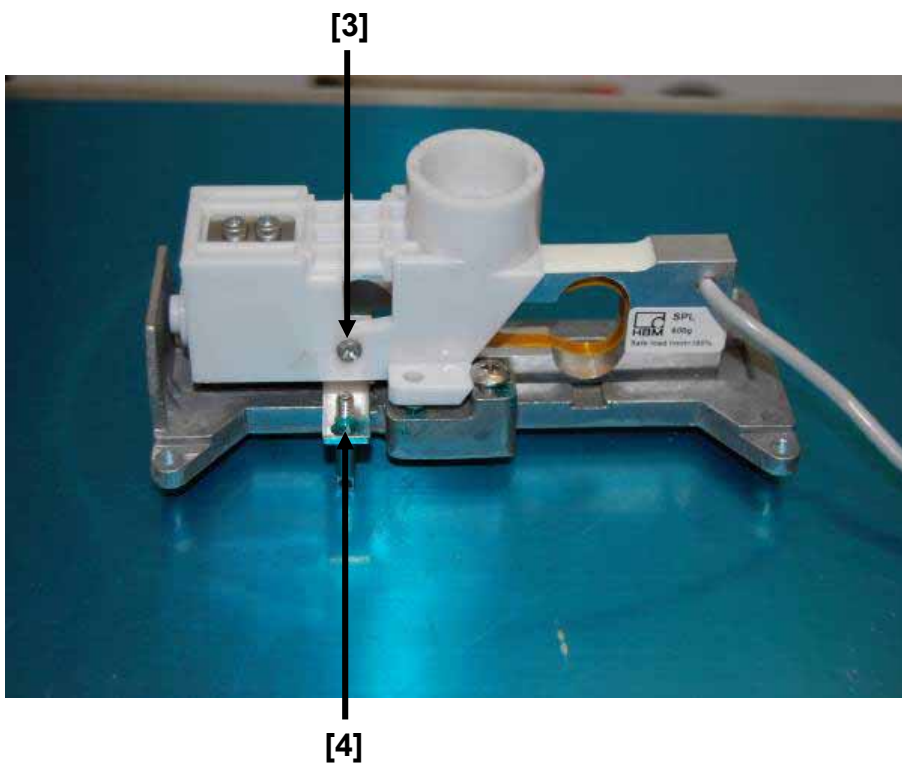

- ⇒ M4Schraube [4] lt. Abb. eindrehen und mit Mutter (M4) sichern.
- ⇒ Waage in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

⇒ Zur Unterflurwägung Haken lt. Abb. vorsichtig und vollständig einhängen.

