



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Installatie-instructies

## Accu

### **KERN GAB-A04**

Versie 1.1

03/2011

NL

GAB-A04-IA-nl-1111



# KERN GAB-A04

Versie 1.1 03/2011

## Installatie-instructies

### Accu



De accu **GAB-A04** kan bij volgende apparaten ingebouwd worden:

- GAB-N
- CFS
- CPB-D/N
- RPB-D

## 1 Technische gegevens

Weegschaal	Gebruiksduur	Laadtijd
<b>GAB-N</b>	Achtergrondverlichting "Aan": 70 h Achtergrondverlichting "Uit": 90 h	12 h
<b>CFS</b>	Achtergrondverlichting "Aan": 70 h Achtergrondverlichting "Uit": 90 h	12 h
<b>CPB-D/N</b>	Achtergrondverlichting "Aan": 50 h Achtergrondverlichting "Uit": 90 h	12 h
<b>RPB-D</b>	Achtergrondverlichting "Aan": 40 h Achtergrondverlichting "Uit": 80 h	14 h


## 2 Omvang van de levering

- Accublok; 6V 4Ah

## 3 Installatie accu:

- ⇒ Weegschaal van het stroomnet verbreken.
- ⇒ Weegplaat en drager van de weegplaat verwijderen

- ⇒ Deksel van het accuvak afnemen

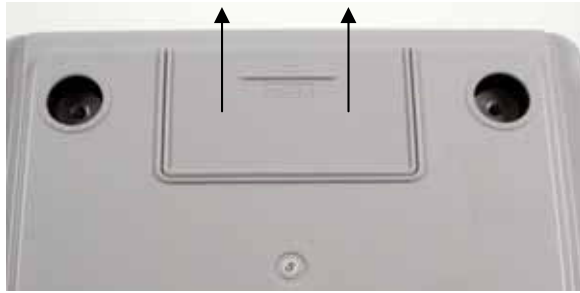

- ⇒ Stekker van het accublok met de respectievelijke kabel van de weegschaal verbinden (op kleuren letten!)



- ⇒ Accublok in het accuvak leggen
- ⇒ Accublok met schuimstof tegen verschuiving beschermen
- ⇒ Erop letten dat de kabels niet gekneld raken
- ⇒ De aansluitkabels mogen niet in de weegruimte teruggeschoven worden (zie pijlen)



**OPGEPAST!**

**De aansluitkabels mogen geen contact met de weegkruis hebben**

⇒ Deksel van het accuvak terug  
aanbrengen



⇒ Drager van de weegplaat en weegplaat terug opzetten

#### **4 Eerste inbedrijfstelling**

De accu wordt door middel van het voedingsapparaat geladen. Hij dient vóór het eerste gebruik 15 uur lang geladen te worden. Inschakelduur van de accu: zie tabel hoofdstuk 1 – “Technische gegevens”.