



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Libretto d'istruzioni per installazione Pedale

## KERN YKF-01


Versione 1.2

2018-08

I



YKF-01-IA-i-1812

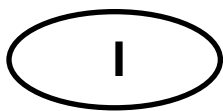

# KERN YKF-01

Versione 1.2 2018-08

**Libretto d'istruzioni per installazioni  
Pedale**



**Solo per KERN PCD e KERN PCB.**

## 1 Montaggio

Collegare il pedale al dispositivo, come illustrato in figura.



## 2 Componenti della fornitura

- Pedale di comando
- Scatola di collegamento
- 1 cavo di collegamento

## 3 Utilizzo

Il pedale serve al trasferimento dei valori di pesatura alla stampante o computer. Alternativamente con il pedale è possibile anche l'operazione di taratura.

### 3.1 Taratura

- ⇒ Spegnere la bilancia premendo il tasto **ON/OFF**.
- ⇒ In modalità di pesatura premere e tenere premuto il tasto **PRINT** fino alla visualizzazione del menu "**Unit**".
- ⇒ Premere più volte il tasto **MODE** fino alla visualizzazione del parametro "**FOOt S**".
- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **SET** ; sarà visualizzata l'impostazione attuale.
- ⇒ Premendo il tasto **Mode** selezionare l'impostazione "**tAr**" e confermare premendo il tasto **SET**.
- ⇒ Mettere sulla bilancia il suo recipiente.
- ⇒ Premere il pedale ; sul display comparirà l'indicazione dello zero.

### 3.2 Stampa o collegamento del computer



Alla trasmissione dei dati è indispensabile un cordone d'interfaccia adatto alla bilancia. Esso è collegato fra la scatola di collegamento del pedale e la stampante o il computer.

- ⇒ Accendere la bilancia premendo il tasto **ON/OFF**.
- ⇒ In modalità di pesatura premere e tenere premuto il tasto **PRINT** fino alla visualizzazione del menu "**Unit**".
- ⇒ Premere più volte il tasto **MODE** fino alla visualizzazione del parametro "**FOOt S**".
- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto **SET** ; sarà visualizzata l'impostazione attuale.
- ⇒ Premendo il tasto **Mode** selezionare l'impostazione "**Pr**" e confermarla premendo il tasto **SET**.
- ⇒ Mettere sulla bilancia il materiale da pesare.
- ⇒ Premere il pedale ; il valore di pesatura sarà stampato.