



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433-9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Gebraiksaanwijzing van de set voor temperatuurkalibratie

KERN DAB-A01

Versie 1.0

07/2015

NL



DAB_A01-BA-nl-1510



KERN DAB-A01

Versi 1.0 07/2015

Gebruiksaanwijzing

Set voor temperatuurkalibratie

Opwarmingsmodule ijen/justeren

1. Temperatuur ijen (justeren)

Het wordt aanbevolen om de temperatuurwaarde van het apparaat af en toe te controleren met een optionele set voor temperatuurkalibratie **KERN DAB-A012**.

Het apparaat dient daarvoor voor afkoelen te worden gelaten minimum 3 uur lang van de laatste opwarmingsfase.


Vorbereiden:

- ⇒ De vochtbepaler uitzetten.
- ⇒ De set voor temperatuurkalibratie installeren conform de tekening.




- ⇒ De vochtbepaler aanzetten.

Testparameters instellen:

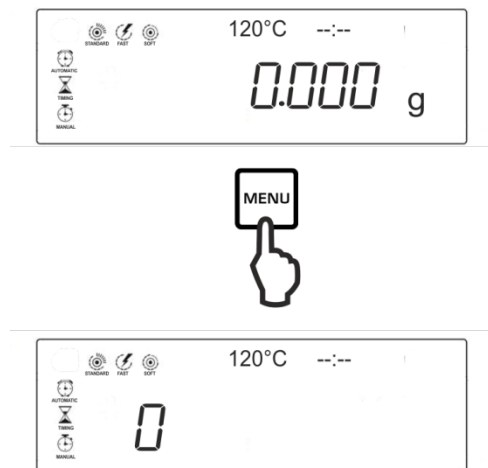


⇒ Nadat de toets **MENU** wordt gedrukt, wordt de eerste index <0> afgelezen.

⇒ Met de navigatietoetsen **↓** **↑** de index bv. <1> kiezen met de toets **ENTER** bevestigen. Het actueel ingestelde opwarmingsprofiel blinkt.

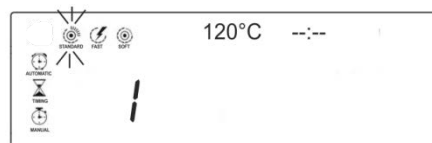


⇒ Met de navigatietoetsen **↓** **↑** het opwarmingsprofiel <SOFT> kiezen en met de toets **ENTER** bevestigen.

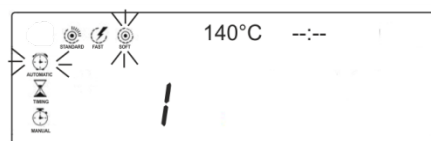


Het actueel ingestelde opwarmingsprofiel en de uitschakeling criterium blinken.


⇒ Met de navigatietoetsen **↓** **↑** de uitschakelingscriterium <MANUAL> kiezen.

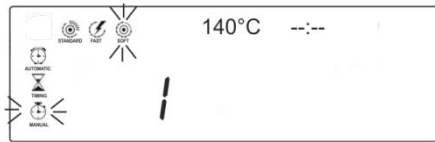


- ⇒ Met de toets **ENTER** bevestigen, de actueel ingestelde drogingstemperatuur blinkt.

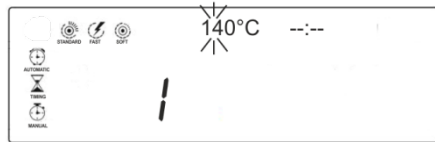

- ⇒ Met de navigatietoetsen (**↓** **↑**) de gewenste testtemperatuur invoeren. De waarde voor de eerste of twee eerste positie kiezen en met de toets **ENTER** bevestigen.

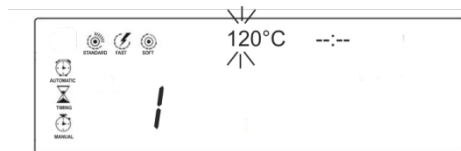

- ⇒ Met de navigatietoetsen (**↓** **↑**) de waarde voor de laatste positie kiezen.

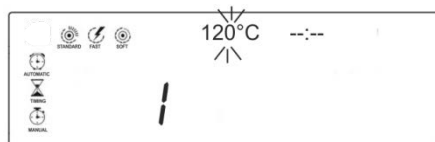

- ⇒ De ingevoerde gegevens met de toets **ENTER** bevestigen.




IJking van de temperatuur starten:

- ⇒ Set voor temperatuurkalibratie aanzetten.
- ⇒ Het opwarmingsdeksel sluiten en de toets **START STOP** drukken. Het apparaat wordt automatisch tot de ingestelde temperatuur opgewarmd. Op de display verschijnen: actuele temperatuur en lopende tijd.
- ⇒ Na ca. 15 minuut met de toets **START STOP** beëindigen. De op de vochtbepaler afgelezen temperatuurwaarde met de temperatuur afgelezen op de set voor temperatuurkalibratie vergelijken. Bij het verschil van $\pm 5^{\circ}\text{C}$ wordt het aanbevolen het justeren van de temperatuur uit te voeren, zie volgende hoofdstuk

2. Justeren (afstellen) van de temperatuur

Indien tijdens het justeren van de temperatuur de toegelaten afwijking naar boven/beneden wordt overschreden, kan het justeren van het apparaattemperatuur doorgevoerd als volgt.

1. Het apparaat uitzetten.

2. De toets  drukken, snel vrijlaten en tegelijk de toetsen  en  drukken.



De aanduiding "8.1x" wordt afgelezen. Indien het niet het geval is, het apparaat van netwerk scheiden en opnieuw met de tweede stap beginnen.

3. De temperatuur met de navigatietoetsen   afstellen. Na elk drukken van de toets wordt de temperatuur met 1°C vergroot of verminderd.
4. De ingevoerde gegevens met de toets  bevestigen.



Verdere informatie betreffende de bediening van de vochtbepaler bevindt zich in de gebruiksaanwijzing van elke model.