



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Zusatzbeschreibung Transportsicherung Supplementary instructions - Transportscrew

KERN CFS

Version 1.0
04/2011

CFS-ZB-de-1110

Transportsicherung - Transport screw


Die Waage vorsichtig aus der Verpackung nehmen, Plastikhülle entfernen und die Waage am vorgesehenen Arbeitsplatz aufstellen.

Carefully remove the balance from its packaging, remove the plastic wrapping and place the balance in its intended job.



**Transportsicherung unbedingt entfernen
(nur bei 6 kg-Modellen vorhanden)**

**Remove the transport screw essential
(available only at 6 kg model)**

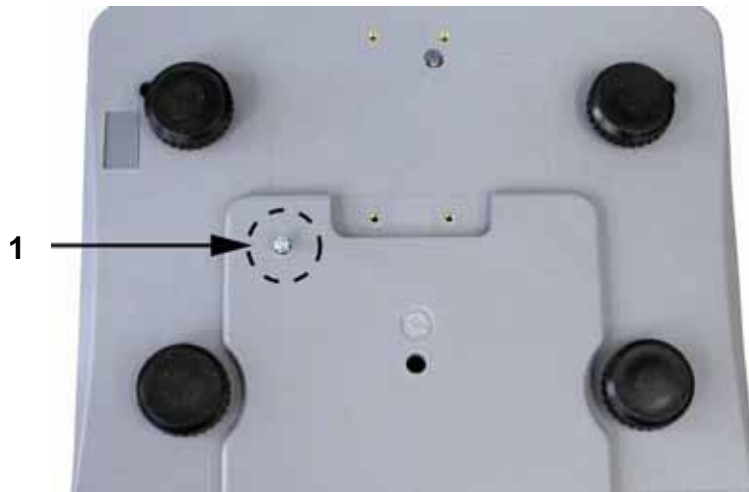

Zum Lösen der Transportsicherung Transportschraube [1] gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.

To loosen the transportation lock, unscrew transportation screw [1] anti-clockwise.

Zum Transport Transportschraube vorsichtig bis auf Anschlag im Uhrzeigersinn eindrehen und dann mit Kontermutter fixieren.

For transport, transport screw gently until it stops turning clockwise and then secure with lock nut.

