



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Instrukce instalace stativu

KERN PCD-A03

Verze 1.0

08/2011

CZ



PCD-A03-IA-cz-1110



KERN PCD-A03

Verze 1.0 08/2011

Instrukce instalace stativu

Rozsah dodávky:



Počet kusů	Konstrukční elementy
1	Stativ
4	Šrouby
1	Vodítko

Technické údaje:

Výška stativu	25 cm
Rozměr	195 x 195 x 250 mm

Montáž:

Existuje mnoho možností použití stativu PCD-A03:


Varianta 1:

Stativ umístěný na nožičce vedle váhy.

Varianta 2:


Stativ instalovaný u desky váhy.

⇒ Odšroubovat 4 šrouby zezadu displeje a sundat kryt z umělé hmoty [1].

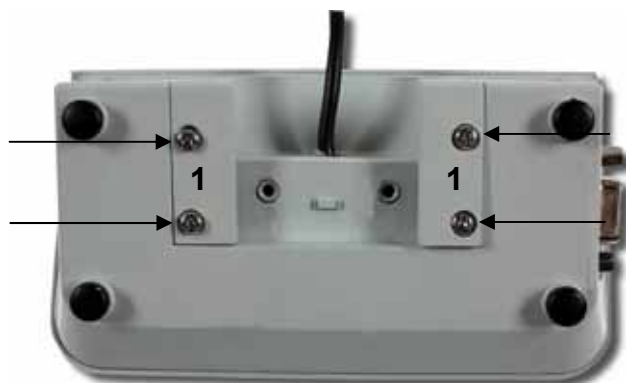


⇒ Spojit displej se stativem zasunutím obou částí dle výkresu.

Vodič musí být veden speciálním otvorem [2].

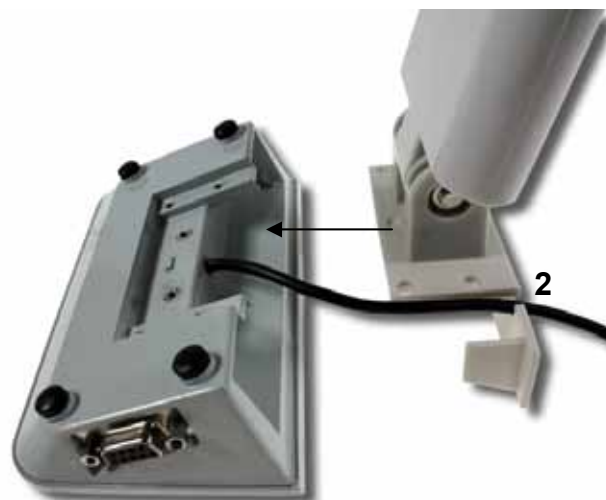


⇒ Přišroubovat 4 šrouby.

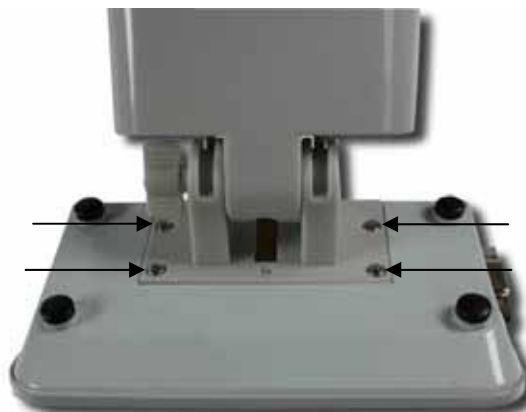

Varianta 1:

- ⇒ Umístit vodič zezadu stativu ve vodítku a přišroubovat 4 šrouby.

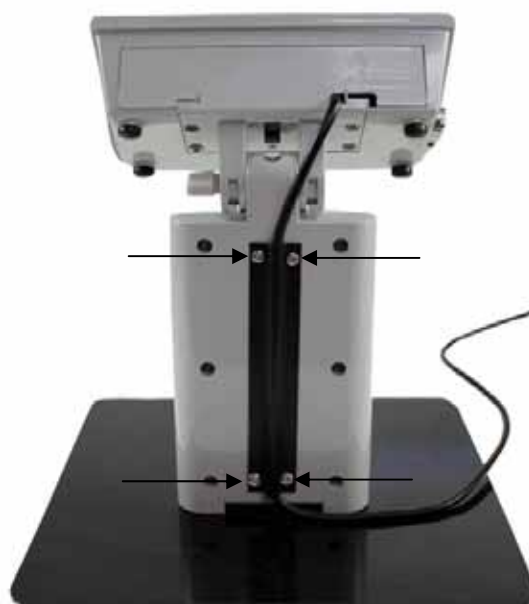

Varianta 2:

⇒ Odšroubovat 2 šroubky vespod nožičky.



⇒ Spojit stativ a úchyt desky zasunutím obou částí.



⇒ Přišroubovat šrouby.



⇒ Umístit vodič zezadu stativu ve vodičku a přišroubovat 4 šrouby.



