



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433-9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Installatieaanwijzing Voetschakelaar

KERN YKF-01

Versie 1.2
2018-08
NL



YKF-01-IA-nl-1812



KERN YKF-01

Versie 1.2 2018-08

Installatieaanwijzing Voetschakelaar



Alleen voor KERN PCD en KERN PCB.

1 Montage

Voetschakelaar aan het apparaat aansluiten als getoond op de afbeelding.



2 Leveringsomvang

- Voetschakelaar
- Aansluitingbox
- 1 kabel

3 Bedrijf

De voetschakelaar dient om de weegwaarden naar de printer of computer te verzenden. Het is ook tarreren als alternatief mogelijk.

3.1 Tarreren

- ⇒ De weegschaal met de toets **ON/OFF** aanzetten.
- ⇒ In de weegmodus de toets **PRINT**, drukken en zo lang gedrukt houden totdat het menu „**Unit**” verschijnt.
- ⇒ De toets **MODE** meermals drukken totdat het parameters „**FOOt S**” verschijnt.
- ⇒ Bevestigen door het drukken op **SET**, de actuele instelling verschijnt.
- ⇒ Met de toets **Mode** de instelling „**tAr**” kiezen en bevestigen door het drukken op **SET**.
- ⇒ De weegschaalcontainer opleggen.
- ⇒ De voetschakelaar drukken, de nulaanduiding op de weegschaal verschijnt.

3.2 Afprinten of aan de computer aansluiten



Om de gegevens te verzenden is de aan de weegschaal toegepaste interfaceleiding nodig. Het wordt aangesloten tussen aansluitingbox van de voetschakelaar en de printer of computer.

- ⇒ De weegschaal met de toets **ON/OFF** aanzetten.
- ⇒ In de weegmodus de toets **PRINT**, drukken en zo lang gedrukt houden totdat het menu „**Unit**” verschijnt..
- ⇒ De toets **MODE** meermals drukken totdat het parameters „**FOOt S**” verschijnt.
- ⇒ Bevestigen door het drukken op **SET**, de actuele instelling verschijnt..
- ⇒ Met de toets **Mode** de instelling „**Pr**” kiezen en bevestigen door het drukken op de toets **SET**.
- ⇒ Het gewogen materiaal opleggen.
- ⇒ De voetschakelaar drukken, de weegwaarde wordt geprint.