

# **KERN**<sup>®</sup>

## **KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Тел.: +49-[0]7433-9933-0

Факс: +49-[0]7433-9933-149

Веб-сайт: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## **Инструкция по монтажу штатива**

### **KERN SFE-A01 / A02 / A03**

Версия 2.0

04/2014

RUS



Пример SFE-A02

SFE-A01/A02/A03-IA-rus-1420



# KERN SFE-A01 / A02 / A03

Версия 2.0 04/2014

## Инструкция по монтажу штатива

### Содержание

1	Технические характеристики .....	2
2	Объем поставки .....	3
3	Монтаж .....	3
3.1	Монтаж штатива на весах.....	3
3.2	Монтаж дисплея на штативе .....	4

### 1 Технические характеристики


KERN	SFE-A01	SFE-A02	SFE-A03
<b>Высота штатива</b>	20 см	40 см	60 см
<b>Масса нетто</b>	800 г	1600 г	2400 г
<b>Для моделей SFE с платформы весов (мм)</b>	все размеры	400 x 300 x 118 500 x 400 x 137 650 x 500 x 142	500 x 400 x 137 650 x 500 x 142

## 2 Объем поставки



## 3 Монтаж

### 3.1 Монтаж штатива на весах

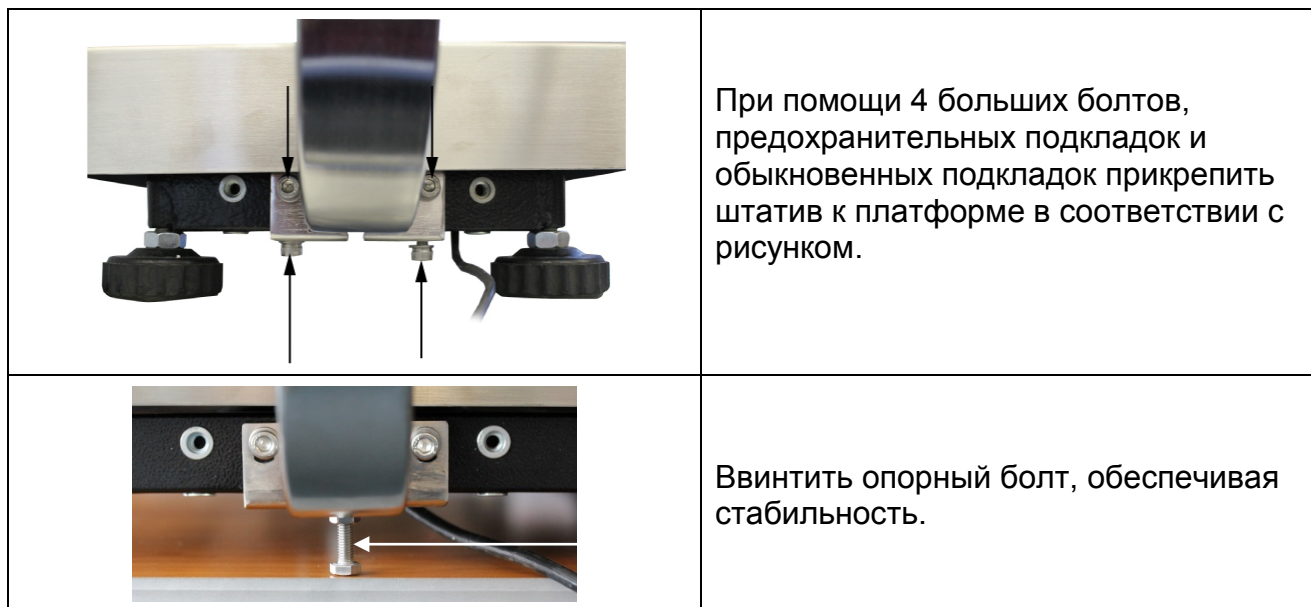

### 3.2 Монтаж дисплея на штативе



При помощи 4 малых болтов и гаек привинтить дисплей к штативу в соответствии с рисунком.

При помощи кабельных обручей таким образом закрепить провод, чтобы он не мешал во время процесса взвешивания.