



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel.: +49-[0]7433-9933-0  
Fax: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Instrukce pro instalaci Nožní pedál

## KERN YKF-01

Verze 1.2  
2018-08  
CZ



YKF-01-IA-cz-1812



# KERN YKF-01

Verze 1.2 2018-08

## Instrukce pro instalaci Nožní pedál



**Pouze pro KERN PCD a KERN PCB.**

### 1 Montáž

Připojit nožní pedál dle výkresu.



### 2 Rozsah dodávky

- Nožní pedál
- Přípojná krabice
- 1 kabel

### 3 Provoz

Nožní pedál slouží k transmisi hodnoty vážení do tiskárny nebo počítače.  
Alternativně je možno provést tárování.

#### 3.1 Tárování

- ⇒ Zapnout váhu tlačítkem **ON/OFF**.
- ⇒ V režimu vážení zmáčknout a podržet zmáčknuté tlačítko **PRINT**, až se zobrazí menu „Unit”.
- ⇒ Vícenásobně zmáčknout tlačítko **MODE**, až se zobrazí parametr „FOOt S”.
- ⇒ Potvrdit zmáčknutím tlačítka **SET**, zobrazí se aktuální nastavení.
- ⇒ Pomocí tlačítka **Mode** volit nastavení „tAr” a potvrdit zmáčknutím tlačítka **SET**.
- ⇒ Položit nádobu váhy .
- ⇒ Zmáčknout nožní pedál, na displeji se zobrazí nula.

### 3.2 Tisk nebo spojení s počítačem



Pro vyslání údajů je nutný odpovídající kabel rozhraní, spojující přípojnou krabici a tiskárnu nebo počítač.

- ⇒ Zapnout váhu pomocí tlačítka **ON/OFF**.
- ⇒ V režimu vážení zmáčknout a podržet zmáčkuté tlačítko **PRINT**, až se zobrazí menu „**Unit**”.
- ⇒ Vícenásobně zmáčknout tlačítko **MODE**, až se zobrazí parametr „**FOOt S**”.
- ⇒ Potvrdit zmáčknutím tlačítka **SET**, zobrazí se aktuální nastavení.
- ⇒ Pomocí tlačítka **Mode** volit nastavení „**Pr**” a potvrdit zmáčknutím tlačítka **SET**.
- ⇒ Položit vážený materiál.
- ⇒ Zmáčknout nožní pedál, na displeji se zobrazí výsledek vážení.