



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0

Faks: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Instrukcja instalacji statywu

KERN PCD-A03

Wersja 1.0

08/2011

PL



PCD-A03-IA-pl-1110



KERN PCD-A03

Wersja 1.0 08/2011

Instrukcja instalacji statywu

Zakres dostawy:



Sztuk	Elementy konstrukcyjne
1	Statyw
4	Śruby
1	Prowadnica przewodu

Dane techniczne:

Wysokość statywu	25 cm
Wymiary	195 x 195 x 250 mm

Montaż:

Istnieje wiele możliwości użycia statywu PCD-A03:


Wariant 1:

Statyw umieszczony na nóżce obok wagi.

Wariant 2:


Statyw zamontowany przy platformie wagi.

- ⇒ Wykręcić 4 śruby z tyłu wyświetlacza i zdjąć osłonę z tworzywa sztucznego [1].

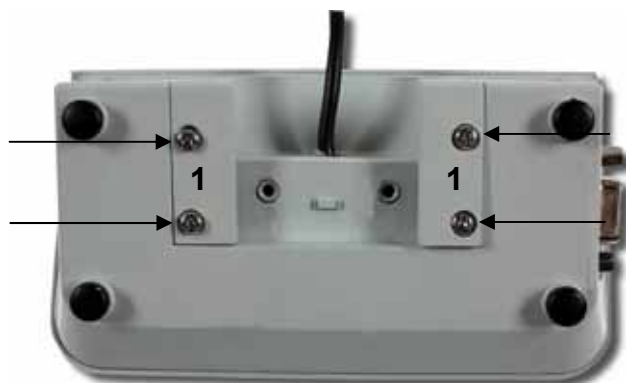


- ⇒ Połączyć wyświetlacz ze statywem, wtykając jeden w drugi zgodnie z rysunkiem.

Zwrócić uwagę, aby przewód poprowadzony był poprzez przewidziany dla niego otwór [2].

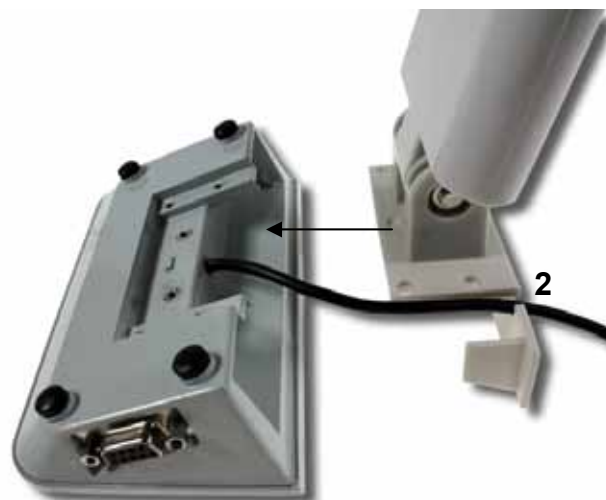


- ⇒ Przykręcić 4 śruby.

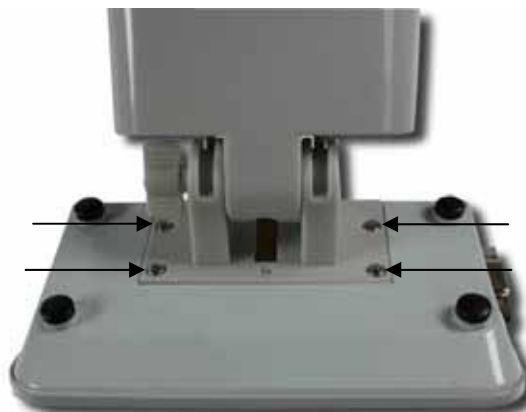

Wariant 1:

- ⇒ Ułożyć przewód z tyłu statywu w prowadnicy przewodu i przykręcić prowadnicę przewodu 4 śrubami.

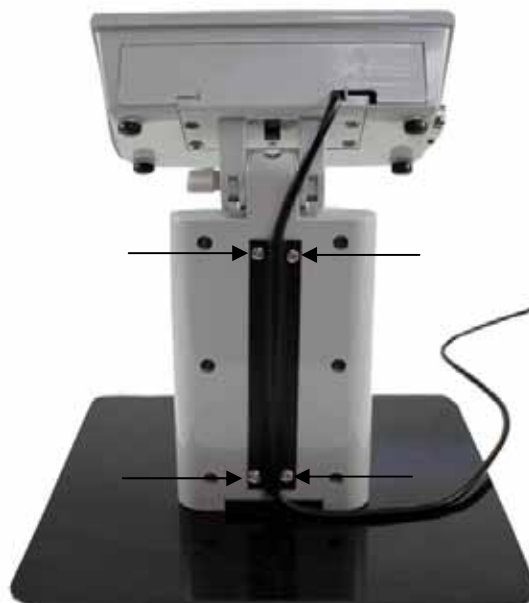

Wariant 2:


⇒ Wykręcić 2 śruby na spodzie nóżki.



⇒ Połączyć statyw i uchwyt platformy, wsuwając jeden w drugi.



⇒ Zamocować śrubami.

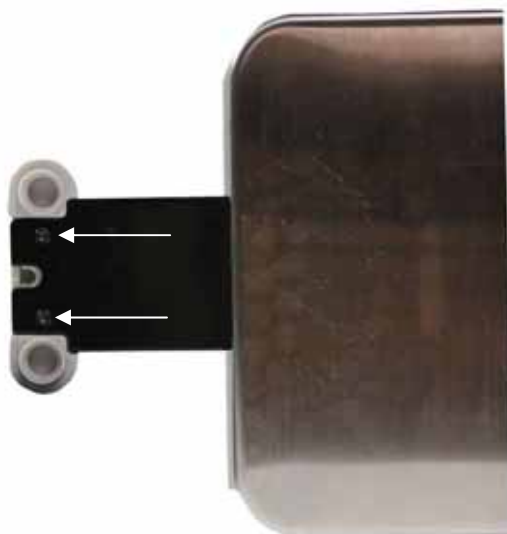

⇒ Ułożyć przewód z tyłu statywu w prowadnicy przewodu i przykręcić prowadnicę przewodu 4 śrubami.



